


# 液態氮桶加壓閥門替換

2017.01 岩石與地質微分析實驗室

更換後靜置約 24 小時後才可使用 (否則壓力不夠液態氮出不來)

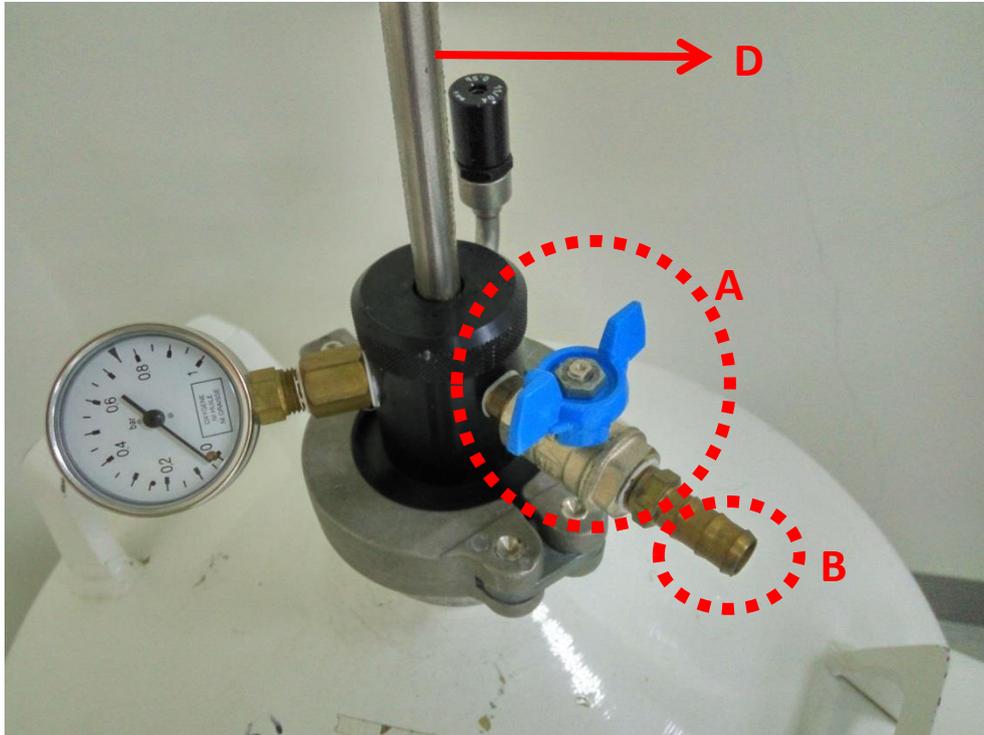

(加壓閥門外觀)

- 1、若剛加了液態氮則需等約 10-15 分鐘後再開始更換
  - 2、將上圖 A 處的藍色閥門旋轉至平行下方 B 金屬管的方向，此時 B 管會有白色煙霧出現 (液氮的氣體)，等白色煙霧消失後再進行下一個步驟
  - 3、旋轉 C 將此打開，其與液態氮桶之間有一個圓環墊片要一併取出
  - 4、將 D 取出
- 加壓閥門取出完成----
- 5、將圓環墊片放在新的液態氮桶口
  - 6、依序放入 C 與 D
  - 7、用手旋緊 C
  - 8、將 A 的藍色閥門旋轉至垂直下方 B 金屬管的方向

